

饲料中苏丹红染料的检测

色谱条件:

色谱柱: Globalsil C18, 4.6*250 mm, 5 μ m(苏州环球)

检测条件同农业部苏丹红样品检测方法 (NY/T 1258-2007)

流动相: A: 乙腈, B 水


时间 (min)	溶剂 (A%)	溶剂 (B%)
0.00	95	5
8.00	100	0
28.00	100	0
29.00	95	5
35.00	95	5

流速: 1.0 mL/min

检测仪器: Easysep-1020, 梯度(上海通微)

检测条件:

时间 (min)	波长 (nm)
0.00	478
8.50	520

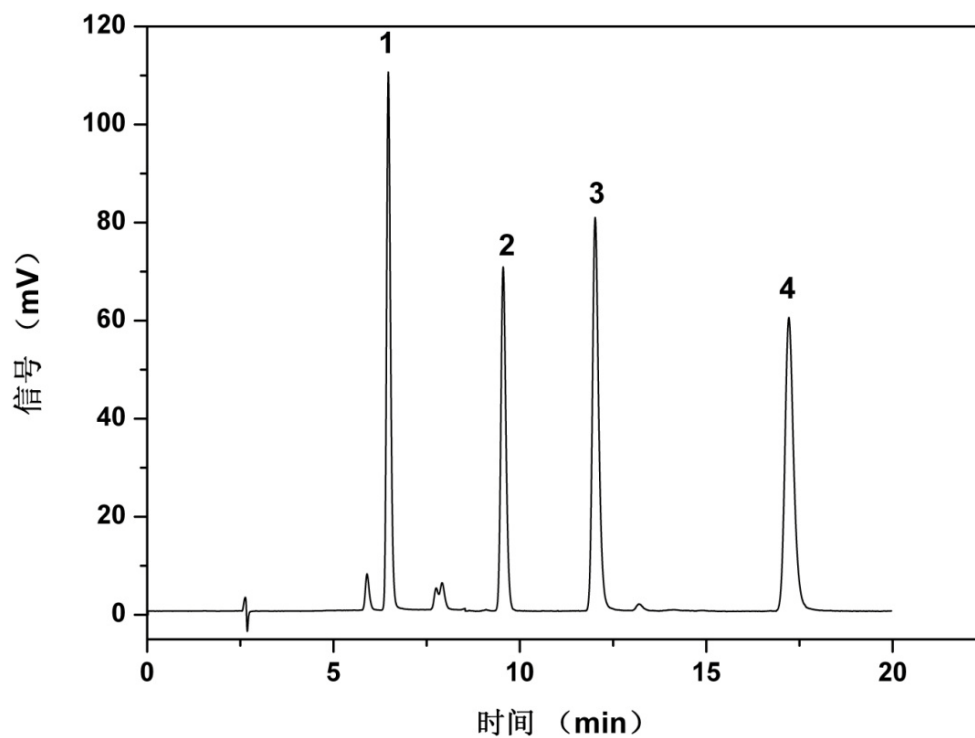

苏丹红分离图谱 (1×10^{-5} g/mL)

(1) 苏丹红 I, (2) 苏丹红 II, (3) 苏丹红 III, (4) 苏丹红 IV



上海通微分析技术有限公司
Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.



上海通微分析技术有限公司
Unimicro(Shanghai) Technologies Co., Ltd.

上海通微分析技术有限公司（上海分公司）

上海市张江高科技园区松涛路489号C01座

邮编：201203

电话：021-38953588

传真：021-38953636

Http: //www.unimicrotech.com.cn



苏州环球色谱有限责任公司
GLOBAL CHROMATOGRAPHY CO., LTD.

苏州环球色谱有限责任公司（苏州分公司）

江苏省苏州高新区滨河路1326号125

邮编：215011

电话：0512-68054587

传真：0512-68312081

Http: //www.globalchrom.com